

Produktinformation MPP

PHARMA

Modularer Pharma Drucksensor MPP

Einsatzbereich / Verwendungszweck

- Druckmessung in Rohrleitungen und Tanks
- Für Hochtemperaturanwendungen bis 177 °C (350 °F) (dauerhaft)

Anwendungsbeispiele

- Drucküberwachung des Kopfraumes von Bioreaktoren
- Druckmessung von Chromatografiesäulen
- SIP-Überwachung
- Druckmessung steriler Gasleitungen
- Druckmessung innerhalb steriler Transferleitungen
- Druckmessung innerhalb von Filtrationsprozessen

Hygienisches Design / Prozessanschluss

- Frontbündige, hygienische und leicht sterilisierbare Installation mittels CPM-Prozessanschluss
- Versionen mit Konformität nach 3-A Standard 74- und/oder ASME BPE verfügbar
- Alle produktberührenden Materialien und Druckmittlerflüssigkeit sind FDA-konform
- Sensor komplett aus Edelstahl
- Vollständige Übersicht der Prozessanschlüsse: siehe Bestellbezeichnung
- Das Anderson-Negele CLEANadapt System bietet eine strömungsoptimierte, hygienegerechte und leicht sterilisierbare Einbaulösung für Sensoren.

Besonderheiten

- Einzigartiges Design und komplett modulare Baugruppen
- Kosteneffiziente Beschaffung und individuelle Verbauung einzelner Baugruppen möglich
- Geringere Lagerkosten für kritische Sensoren
- Lagerung und Austausch von Modulen möglich
- Extrem langlebig, auch bei langanhaltenden Prozesstemperaturen von bis zu 177 °C (350 °F)
- CIP-/SIP-Reinigung bis zu 177 °C (350 °F)
- Einfach zu bedienen; Nachjustierungen ohne zusätzliches Werkzeug
- Optimale Funktionssicherheit durch Selbstdiagnose
- Erhältlich als Absolut- oder Relativ-Drucksensor (vakuum-tauglich)
- Einsatz auch unter widrigsten Bedingungen möglich
- Luftundurchlässiges Dichtsystem verhindert interne Kondensation
- Intuitives, menügesteuertes Setup erleichtert die Inbetriebnahme


Optionen / Zubehör

- Große Auswahl an standardisierten Messbereichen
- Messbereiche gemäß Kundenvorgabe möglich
- Wasserfestes, vorkonfektioniertes Kabel für M12-Stecker

Funktionsprinzip des Drucksensors

Diese Einheit verwendet einen eingebauten, piezoelektrischen Messwandler, um den Prozessmesswert in ein entsprechendes mV-Signal umzuwandeln. Das mV-Signal durchläuft anschließend eine kundenspezifische Linearisierung und eine Signalaufbereitung. Das daraus resultierende Signal entspricht dem Industrie-Standard 4...20 mA. Dieses mA-Signal wird werkseitig auf den für diese Einheit festgelegten Bereich eingestellt. Bei Relativ-Drucksensoren ist die Rückseite der Membran belüftet; das heißt, dieser Sensor misst den Manometerdruck und/oder Vakuum relativ zum Luftdruck. Bei einem Absolut-Drucksensor ist der Messwert relativ zu einem perfekten, theoretischen Vakuum. Das heißt, das Signal ändert sich mit dem Luftdruck der jeweiligen Umgebung.

Kommunikation

 4...20 mA

Drucksensor MPP





Drucksensor MPP mit CPM




Technische Daten		
Messbereich URL [BAR]	Relativ	0...2 / 3 / 4 / 6 / 7 / 10 / 20 / 35 / 70 -1...1 / 2,5 / 3 / 4 / 7
Messbereich URL [PSI]	Absolut	0...2 / 3 / 4 / 6 / 7 / 10 / 20 / 35
	Relativ	0...30 / 50 / 60 / 100 / 150 / 160 / 200 / 500 / 1000 30 mm Hg/0, 30 mm Hg/0...15 / 30 / 60 / 100 / 200
	Absolut	0...30 / 50 / 60 / 100 / 150 / 160 / 200 / 300 / 500
Turndown	max. 10:1	vom Messbereichsendwert (siehe auch Messgenauigkeit)
Überdruckfestigkeit	Faktor	1,5 x Nenndruck des Messelements bis 35 bar / 500 psi 1,1 x Nenndruck des Messelements bis 70 bar / 1000 psi
Messgenauigkeit	Turndown bis 5:1 Turndown über 5:1 Reproduzierbarkeit Langzeitstabilität	≤ 0,07 % im kalibrierten Messbereich ≤ 0,1 % im kalibrierten Messbereich 0,05 % 0,2 % URL pro 2 Jahre
Temperaturdrift	Prozess Umgebung	< 12,5 mbar / 10 °C (0,1 psi / 10 °F) typisch < 12,5 mbar / 10 °C (0,1 psi / 10 °F) typisch
Temperaturbereich	Prozess Umgebung	-18...177 °C (0...350 °F) bei Umgebungstemp. bis 60 °C (140 °F) -18...165 °C (0...330 °F) bei Umgebungstemp. bis 71 °C (160 °F) 0...71 °C (32...160 °F)
Ansprechzeit		< 0,1 Sekunden
Tastrate		< 0,05 Sekunden
Materialien	Anschlusskopf Metalldeckel Kunststoffdeckel Gewindestutzen Mediumberührende Teile Membran Membrandichtung / Ölfüllung	Edelstahl, AISI 304 (1.4301), $R_a \leq 0,2 \mu\text{m}$ (8 microinch) Edelstahl, AISI 304 (1.4301), $R_a \leq 0,2 \mu\text{m}$ (8 microinch) Polycarbonat Edelstahl, AISI 304 (1.4301), $R_a \leq 0,2 \mu\text{m}$ (8 microinch) Edelstahl, AISI 316L, $R_a \leq 0,2 \mu\text{m}$ (8 microinch) Edelstahl, AISI 316L, $R_a \leq 0,2 \mu\text{m}$ (8 microinch) Medizinisches Weißöl / Mineralöl / Paraffinöl FDA-Zulassungsnummer 21CFR172.878, 21CFR178.3620, 21CFR573.680 Neobee® M-20 (optional)
Prozessanschluss		G1" hygienisch, CPM-Fitting, Tri-Clamp 3/4"...2"
Elektrischer Anschluss	Kabelverschraubung Steckerverbindung	M16x1,5 M12-Stecker, 5-polig, 1.4305 (Option)
Schutzklasse		IP 67 (mit Kabelverschraubung) / NEMA 4X IP 69 K (mit Steckerverbindung)
Hilfsspannung		18...36 V DC
Ausgang	Stromschleife	4...20 mA DC /Hart 7.0 /2-Leiter 20...4 mA DC /Hart 7.0 /2-Leiter Foundation Fieldbus
Ohmsche Last		siehe gesonderte Grafik auf Seite 3, typisch 0...300 Ω bei 24 V DC
Anzugsmoment	Für den Zusammenbau aller MPP-Komponenten	27 Nm (20 ft-lbs)
Konformität		HART 7.0-kompatibel Artikel 3.3 PED 97/23/EC CSA-B51-03 CRN-Nummer CSAOF9754.5R1
Gewicht		ca. 780 g

Stromschleife

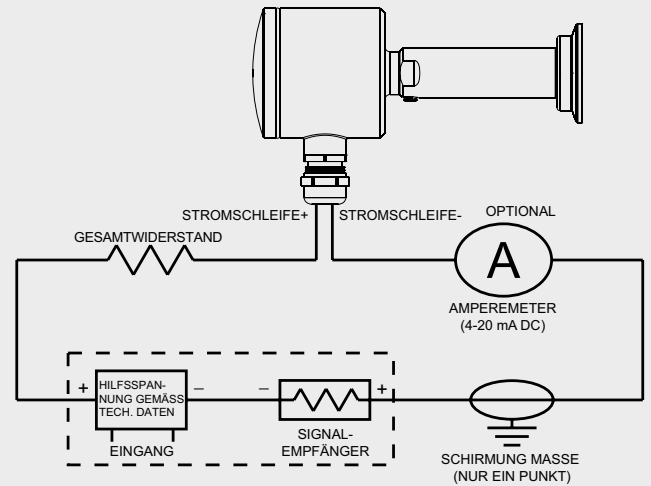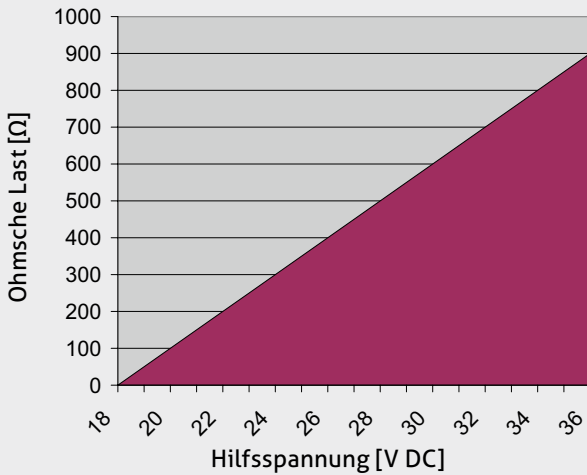


Explosionszeichnung der Funktionskomponenten

- 1: Deckel (inklusive zwei O-Ringe)
- 2: User Interface mit Display
- 3: Elektronik
- 4: Anschlusskopf
- 5: M12-Stecker (inklusive zwei O-Ringe)
- 6: Sensorstutzen (inklusive zwei O-Ringe)

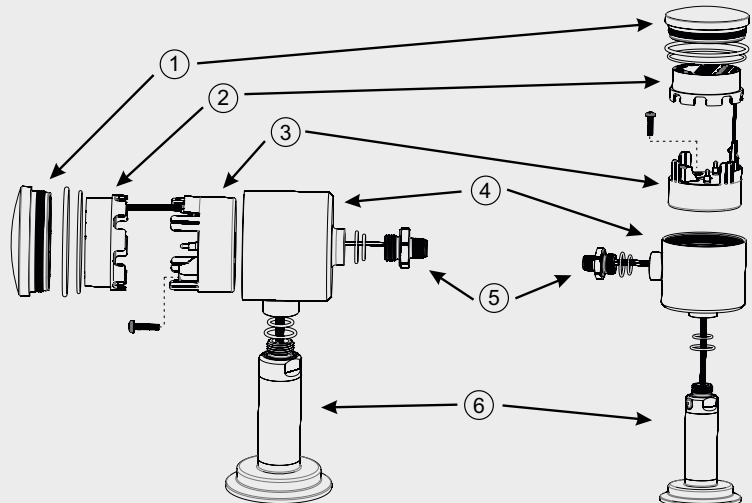


Explosionszeichnung der Funktionskomponenten


- 1: Messzelle (Sensor)
- 2: Adapter Kabel-Kit/Sensor
- 3: Kabel-Kit-Aufnahme
- 4: Überwurfmutter
- 5: Mutter
- 6: M12-Stecker
- 7: Anschlusskopf

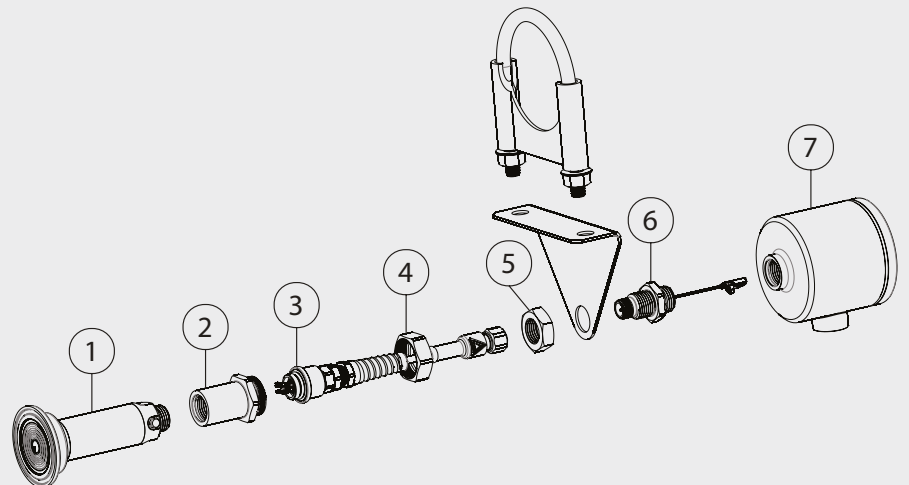


Maßzeichnung: horizontale Ausführung

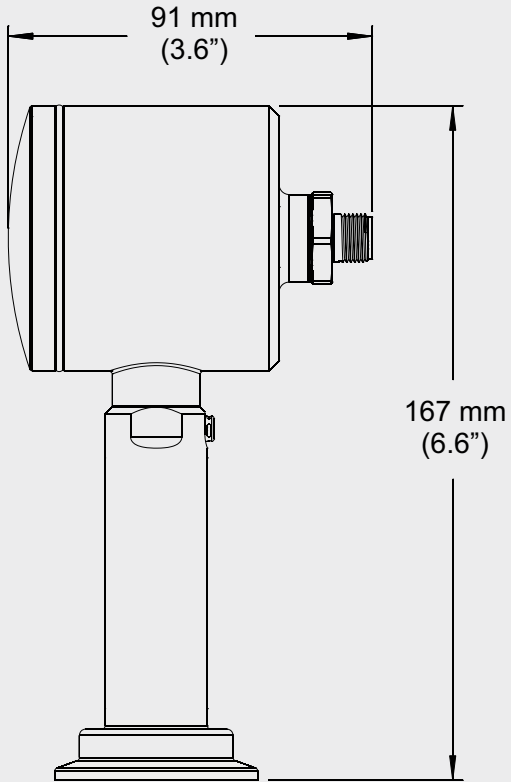


Maßzeichnung: vertikale Ausführung

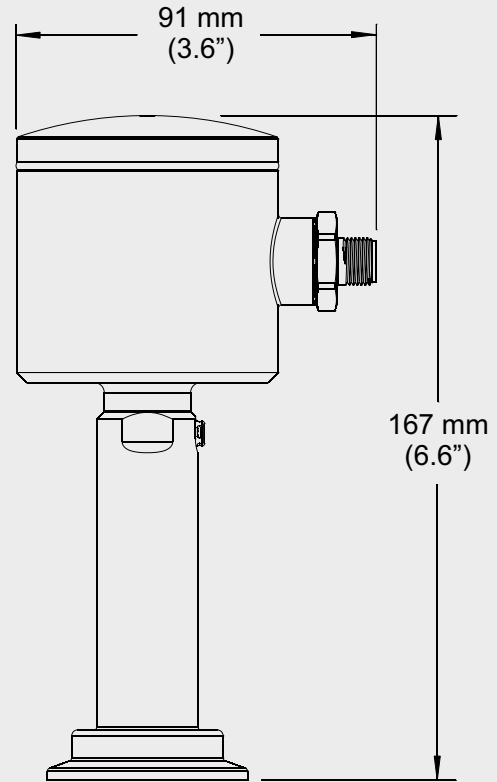


Maßzeichnung: horizontale Ausführung mit CPM

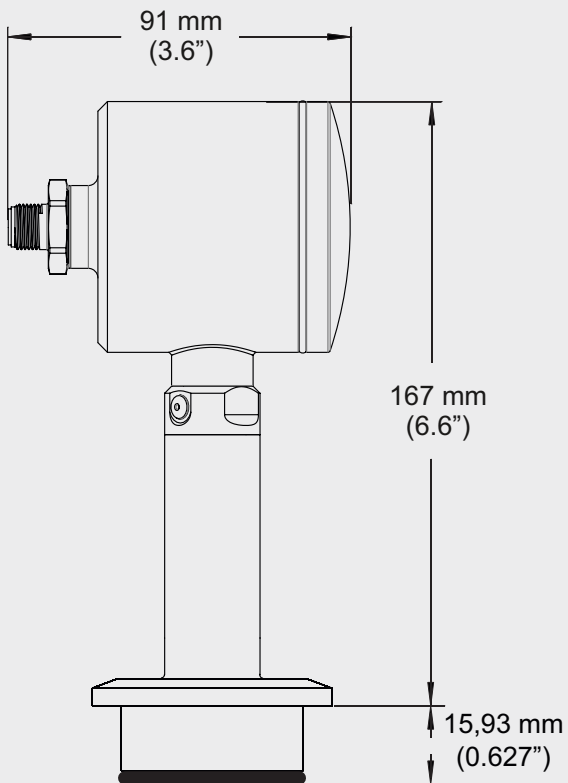


Maßzeichnung: vertikale Ausführung mit CPM

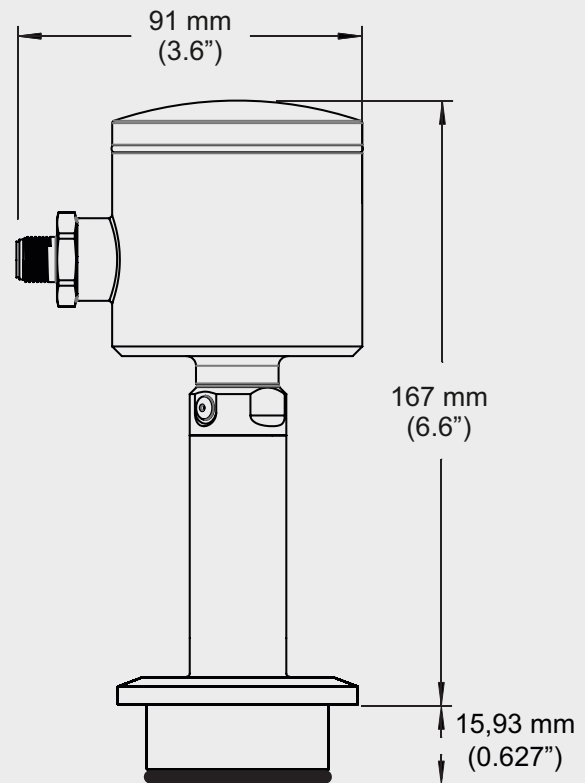

Maßzeichnung: Getrennte Ausführung

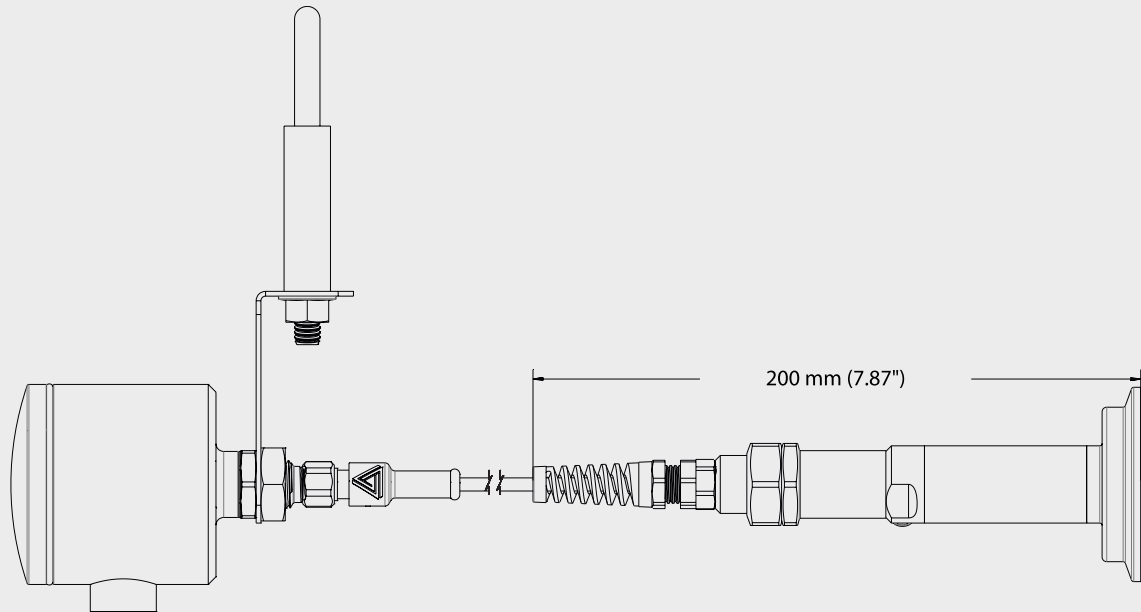


Elektrischer Anschluss mit Kabelverschraubung

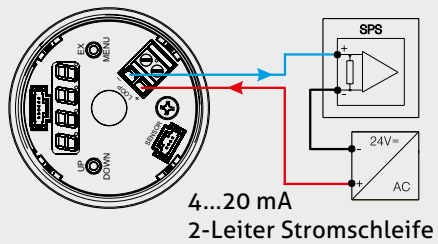

Elektrischer Anschluss mit M12-Stecker

Belegung M12-Stecker

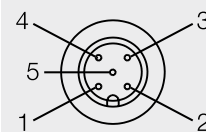

- 1: + Hilfsspannung +24 V DC
- 2: - Ausgang 4...20 mA
- 3: nicht belegt
- 4: nicht belegt
- 5: nicht belegt

Hinweis zu 3-A Standard 74-



Informationen zur Installation nach 3-A Standard erhalten Sie auf unserer Website:
www.anderson-negele.com/3A74.pdf

Klicken Sie auf das PDF-Symbol, um das Dokument herunterzuladen.

Bestimmungsgemäße Verwendung



- Nicht geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Nicht geeignet für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Anlagenteilen (SIL).




Modulares Sensorprinzip

Der Drucksensor MPP hat eine modulare Bauweise. Er kann in Einzelteilen bezogen und kundenspezifisch zusammengesetzt werden. Selbstverständlich ist er auch als Gesamtsensor erhältlich. In jedem Fall können die nachfolgend aufgeführten Einstellungen vom Anwender überprüft oder geändert werden.

Die Komponenten und Sensoren werden in der auf dem jeweiligen Typenschild angegebenen Spezifikation (Bereiche und Einheiten) ausgeliefert. Diese Werte können vom Anwender im nachfolgend aufgeführten Menü überprüft und geändert werden. Hierzu steht neben den beiden Bedientasten (mit insgesamt 4 Betätigungsmöglichkeiten) auch die 4-stellige Segmentanzeige zur Verfügung.


Konfiguration ohne Display-Schnittstelle

- „U“ up (nach oben) und „D“ down (nach unten) werden mit dem linken Kippschalter bedient
- „E“ execute (ausführen) und „M“ Menu (Menü) werden mit dem rechten Kippschalter bedient

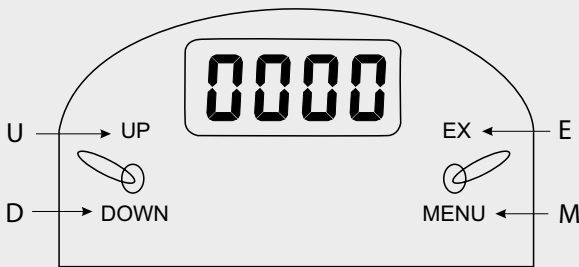

Konfiguration mit Display-Schnittstelle

- 1: Down (nach unten)
- 2: Up (nach oben)
- 3: Execute (Ausführen)
- 4: Menu (Menü)

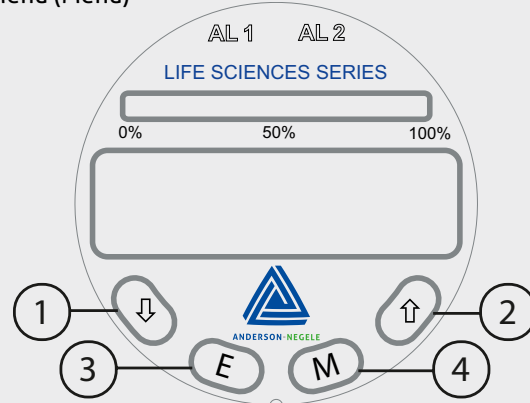

Modes

RUN Mode	Zero (Null)
SENSOR CONFIG Mode	4...20 mA/Process Variable (Prozessvariable) PSIG/BAR 4...20 mA / 20...4 mA LRV (minimaler Messbereichsendwert) URV (maximaler Messbereichsendwert) Damping (Dämpfung) Factory Restore (Werkeinstellungen zurücksetzen)
CALIBRATION Mode	2 Point Cal (2-Punkt-Kal) 4 Point Cal (4-Punkt-Kal)

Modes

RUN Mode	Null Adjust Display Decimal (Display-Dezimalstelle einstellen) Momentarily Display mA Output (Anzeige des Ausgangssignals in mA) Descriptive Error Message (Fehlermeldung in Klartext)
SENSOR CONFIG Mode	PSIG/BAR (Grundeinheiten) 4...20 mA / 20...4 mA LRV (minimaler Messbereichsendwert) URV (maximaler Messbereichsendwert) Damping (Dämpfung) Alarm1 Alarm2 Display Units (Display-Einheiten) Unit Description Scroll (Änderung der Druckeinheiten) Factory Restore (Werkeinstellungen zurücksetzen)
CALIBRATION Mode	2 Point Cal (2-Punkt-Kal) 4 Point Cal (4-Punkt-Kal)

Hinweis

Der genaue Einstellprozess wird in der MPP-Bedienungsanleitung erläutert.



Reinigung / Wartung

- Bei Außenreinigung mit Hochdruckreinigungsgeräten den Sprühstrahl nicht direkt auf den elektrischen Anschluss richten!

Rücksendung

- Stellen Sie sicher, dass die Sensoren frei von Medienrückständen sind und keine Kontamination durch gefährliche Medien vorliegt!
- Führen Sie Transporte nur in geeigneter Verpackung durch, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden!

Hinweis zu CE

- Geltende Richtlinien:
Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
- Die Übereinstimmung mit den geltenden EU-Richtlinien ist mit der CE-Kennzeichnung des Produktes bestätigt.
- Für die Einhaltung der für die Gesamtanlage geltenden Richtlinien ist der Betreiber verantwortlich.

Transport / Lagerung

- Nicht im Freien aufbewahren
- Trocken und staubfrei lagern
- Keinen aggressiven Medien aussetzen
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Mechanische Erschütterungen vermeiden
- Lagertemperatur -55...90 °C (-67...194 °F)
- Relative Luftfeuchte max. 95 %

Normen und Richtlinien

- Halten Sie die geltenden Normen und Richtlinien ein.

Entsorgung

- Elektrische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie sind gemäß den nationalen Gesetzen und Vorschriften dem Wertstoffkreislauf wieder zuzuführen.
- Führen Sie das Gerät direkt einem spezialisierten Recyclingbetrieb zu und nutzen Sie dafür nicht die kommunalen Sammelstellen.

Mögliche Voreinstellungen für den Messbereich

Bestellnummer PSI		Geeignet für Sensortyp (siehe Bestellnummer)		Bestellnummer BAR		Geeignet für Sensortyp (siehe Bestellnummer)	
		A (absolut)	C (relativ)			A (absolut)	C (relativ)
25	30Hg/0		x	AA	-1...1		x
28	30Hg/0/15		x	AB	-1...2,5		x
29	30Hg/0/30		x	AC	-1...3		x
31	30Hg/0/60		x	AD	-1...4		x
32	30Hg/0/100		x	AE	-1...7		x
34	30Hg/0/200		x	AF	0...2	x	x
66	0...30	x	x	AG	0...3	x	x
68	0...50	x	x	AH	0...4	x	x
69	0...60	x	x	AI	0...6	x	x
71	0...100	x	x	AJ	0...7	x	x
73	0...150	x	x	AK	0...10	x	x
74	0...160	x	x	AL	0...20	x	x
75	0...200	x	x	AM	0...35	x	x
81	0...500	x	x	AN	0...70		x
84	0...1000	x	x				

Bestellbezeichnung des Gesamtsensors

MPP Modularer Pharma Drucksensor

SA Standard, Sensorstutzen Pharma

Maximaler Messbereichsendwert

- 1** 2 bar / 0...30 psi, Typ C - relativ
- 2** 7 bar / 0...100 psi, Typ C - relativ
- 3** 35 bar / 0...500 psi, Typ C - relativ
- 4** 70 bar / 0...1000 psi, Typ C - relativ
- A** 2 bar / 0...30 psi, Typ A - absolut
- B** 7 bar / 0...100 psi, Typ A - absolut
- C** 35 bar / 0...500 psi, Typ A - absolut

Prozessanschluss (Ⓐ: 3-A Zulassung)

- 2** 3/4" Tri-Clamp Ⓐ
- 3** 1" Tri-Clamp Ⓐ
- 4** 1,5" Tri-Clamp Ⓐ
- 5** 2" Tri-Clamp Ⓐ
- A** Gewinde 1,5" NPT
- D** Gewinde G1", Standard
- G** Gewinde G1", hygienisch CLEANadapt
- B** Varivent B; DN10...DN15 Ⓐ
- F** Varivent F; DN25 Ⓐ
- N** Varivent N; DN40 Ⓐ
- C** CPM-Fitting Ⓐ
- M** Mini CPM-Fitting
- E** Fermenterstützen Anschlusslänge 46 mm
- H** Fermenterstützen Anschlusslänge 52 mm

Übertragerflüssigkeit

- 1** Medizinisches Weißöl / Mit FDA-Zulassung
- 5** Neobee® M-20

Mediumsberührendes Material

- A** Edelstahl 316L
- B** HASTELLOY® C-22® Membran

Sensortyp

- O** Kompaktversion
- A** getrennte Ausführung mit 1,5 m (= 5') Kabel
- B** getrennte Ausführung mit 3 m (= 10') Kabel
- C** getrennte Ausführung mit 4,5 m (= 15') Kabel
- D** getrennte Ausführung mit 6 m (= 20') Kabel
- E** getrennte Ausführung mit 7,65 m (= 25') Kabel

Gehäuse

- EB** Edelstahlkopf mit Elektronik, Display und Plastikdeckel
- EC** Edelstahlkopf mit Elektronik, Display und Edelstahldeckel ohne Sichtfenster

Ausgang

- H** 4...20 mA, Hart
- F** Foundation Fieldbus

Bereiche

- XX** siehe Messbereichstabelle, Seite 7
- 99** Kundenkalibrierung

Elektrischer Anschluss

- A** M12-Stecker
- C** Kabelverschraubung M16x1,5
- N** Adapter 1/2" NPTF
- M** 7/8" Minifast

Gehäuseausrichtung

- 1** Vertikal
- 2** Horizontal
- A** Fixer Wert



MPP SA 1 2 1 A O EB H XX A 1 A